

CIP 100®**Formulated Alkaline Cleaner****(Limpiador de fórmula alcalina)**

El limpiador alcalino CIP 100 se ha formulado para cubrir las necesidades de las industrias farmacéutica, biotecnológica, cosmética, nutricional y de otros tipos que precisan un limpiador efectivo y validable. Su fórmula contiene hidróxido potásico, surfactantes, agentes quelantes y otros ingredientes limpiadores básicos. Esta gran variedad de componentes permite su utilización en gran cantidad de mecanismos de limpieza. Este producto presenta escasa espuma a todas las temperaturas, pudiendo utilizarse tanto para aplicaciones de limpieza de componentes en su lugar (CIP) como fuera del mismo (COP). Se dispone de un amplio paquete de soporte de validación para cubrir objetivos analíticos específicos.

Aplicaciones


- Equipos de procesado
 - Recipientes de procesado
 - Reactores
 - Mezcladores
 - Prensas de comprimidos
- Lavado de componentes
- Lavado de cristalería
- Limpieza ultrasónica

Características**Beneficios**

Limpiador de fórmula alcalina.	Limpia con un amplio espectro de productos químicos. Mayor seguridad de uso que los disolventes o productos químicos habituales.
Se dispone tanto de métodos específicos como no específicos para detectar los residuos del agente limpiador. Los métodos incluyen HPLC, TOC, IC, etc.	Ayuda en el proceso de validación mediante la eliminación de la necesidad del cliente de desarrollar su propio método analítico.
Fabricado en instalaciones validadas por la FDA con certificado ISO 9001.	Cumple los más exigentes estándares en fabricación y procesado.
Sin aclarado.	Fácilmente eliminable de las superficies de los materiales. Ahorra tiempo y reduce el consumo de agua.
Total trazabilidad del lote.	Mantiene la seguridad y control de calidad.
Compromiso de integridad del producto.	Ofrece integridad en la formulación y un suministro futuro continuado.
Intervalo de concentraciones de utilización entre 1% y 6%.	La limpieza eficiente reduce el tiempo de parada del equipo y ahorra gastos.

Soporte técnico

Existe a disposición del usuario un equipo altamente cualificado de químicos, microbiólogos e ingenieros, avalado por la industria, para responder a consultas sobre productos y procesos. El Soporte Técnico de STERIS está organizando actualmente seminarios, tanto en instalaciones del usuario como externos, con temario centrado en los procesos de limpieza y su validación. Se ha desarrollado una amplia biblioteca de datos técnicos, informes de laboratorio, métodos analíticos y estudios de casos, entre los que se tratan la citotoxicidad, la LD 50, la compatibilidad de sustratos, etc.

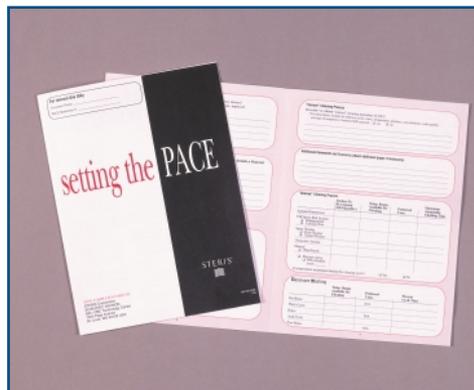

Programa PACE

El programa de Evaluación de procesos y limpieza, PACE, (Process And Cleaner Evaluation) se ha diseñado para proporcionar a nuestros clientes recomendaciones sobre un protocolo de limpieza efectivo. STERIS ha diseñado este protocolo definiendo los parámetros según el tipo de producto químico, la concentración, la duración de la limpieza, la temperatura, el método de limpieza y la calidad del agua. El programa PACE es un primer paso fundamental para cualquier aplicación de limpieza.

Propiedades físicas

Forma	Líquido transparente o amarillo pálido
Olor	Ligero, a producto químico
Densidad a 25°C	1,26
pH – solución al 1%	12,4
Solubilidad	Total
Espuma	No contiene
Aclarado	Excelente
Fosfatos	No contiene

Información para pedidos

4 x 3,78 litros	1D10-08EC
Cubo de 18,93 litros	1D10-05EC
Tambor de 113,55 litros	1D10-02CA
Tambor de 208,18 litros	1D10-01EC
Contenedor de 1.135,5 litros	1D10-P7EC

STERIS Corporation es un proveedor mundial de sistemas de control de la contaminación, productos y servicios para los mercados farmacéutico, biotecnológico, de dispositivos médicos, laboratorios de investigación e industria en general. Nuestras soluciones cubren todos los aspectos del descubrimiento y desarrollo de productos, a través de laboratorios de investigación, laboratorios de investigación animal y procesos de producción o fabricación.

Oficinas de STERIS en el mundo

Alemania	49 2233 69990
Benelux	32 2 523 2488
Canadá	800 661 3937
España	34 916 585 920
Francia	33 1 44 882688
Italia	39 02 2130341
Japón	81 78 321 2271
Latinoamérica	305 442 8202
Países Nórdicos	358 9 25851
Reino Unido	44 1256 840400
Singapur	65 68 41 7677
Suecia	46 152 228 30

ID de la publicación: #M1595ES.2003-03, Rev. A
 ©2003 STERIS Corporation. (2500)
 Reservados todos los derechos.

Tecnologías para Prevenir la Infección y la Contaminación™



STERIS Corporation
 5960 Heisley Road
 Mentor, OH 44060-1834 ■ EE.UU.
 440-354-2600 ■ 800-444-9009
 www.steris.com