

DESCRIZIONE GENERALE

Il detergente per l'industria e la ricerca a base di acido CIP 200 è una sostanza liquida, acida, formulata principalmente per venire incontro alle particolari esigenze di pulizia dei settori farmaceutico, cosmetico e dei dispositivi medicali. Il prodotto rimuove efficacemente una vasta gamma di residui di processo, compresi i sali inorganici. Lo speciale tensioattivo selezionato per il detergente CIP 200 è attivo per l'intero intervallo di pH (da pH 2,0 a pH 13,5) e di temperature, da quelle basse a temperature da ebollizione. Il detergente CIP 200 non contiene profumi nè coloranti ed è progettato per non necessitare del risciacquo.

Viene utilizzato nella manutenzione ordinaria per la rimozione delle macchie rossastre ferrose dalle superfici in acciaio inox.

CARATTERISTICHE

Compatibile con substrati in vetro e in acciaio inox
 Sistema tensioattivo efficace

Il sistema tensioattivo conserva l'attività tensioattiva
 persiste anche durante la neutralizzazione prima
 dello scarico

Bassa produzione di schiuma a tutte le temperature
 Assolutamente senza risciacquo

Tolleranza eccellente per le acque dure

VANTAGGI

Uso sicuro sulla maggior parte delle apparecchiature di processo.

Resta solubile e attivo in un ampio range di temperature, da 5 a 85°C
 (41°-185°F).

Riduce al minimo la ri-deposizione dei residui di processo.

Facilmente risciacquabile; non crea cavità nelle pompe di ricircolo.

Crea superfici pulite, prive di residui.

Scioglie i depositi minerali delle acque dure.

PROPRIETÀ FISICHE

Forma.....	Liquido chiaro, incolore
Odore.....	Leggermente chimico
Peso specifico (25°C [77°F])	1,34; tipico
pH (1% w/w)	2,0; tipico
Solubilità	Completa
Potere schiumogeno.....	Basso e controllato
Risciacquo.....	Eccellente

ISTRUZIONI PER L'USO

Il detergente CIP 200 è progettato per essere a bassa produzione di schiuma a tutte le temperature. Le tipiche temperature operative vanno da quella ambiente a 85°C (185°F). Per sporco davvero eccezionale, potrebbero essere necessarie temperature maggiori.

Le tipiche concentrazioni operative di CIP 200 vanno da 0,2 - 3,1% v/v (0,25 - 4,0 oz/gal) e dipendono dalle temperature, dai carichi di sporco e dall'apparecchiatura per la pulizia utilizzata. STERIS fornisce l'aiuto necessario per stabilire i criteri di pulizia ottimali per ogni tipo di intervento. Nel caso, i nostri laboratori possono selezionare vari tempi, concentrazioni e temperature per determinare i parametri di pulizia ottimali per ogni tipo di sporco.

Esistono numerose opzioni per l'alimentazione e il controllo del detergente CIP 200, tra cui:

1. Una titolazione per la determinazione della concentrazione d'uso (Test Kit EQ1411).
2. Conduttività per alimentazione e controllo automatici (Laboratory Report N. 3239).

Contattare il rappresentante STERIS Corporation di zona per i metodi per il test dei residui del detergente CIP 200.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservazione

Questo prodotto va conservato in un'area dove non venga esposto a temperature estreme.

Smaltimento

Risciacquare con acqua abbondante verso il sistema fognario sanitario. Smaltire in accordo con i regolamenti locali, regionali e statali.

ASSISTENZA

Vendite

Il servizio di manutenzione è uno dei modi più importanti per verificare la qualità delle prestazioni e il funzionamento della struttura. Un programma di manutenzione personalizzato STERIS garantisce un esercizio efficace e senza problemi.

Tecnica

STERIS è lieta di fornire un laboratorio attrezzato con assistenza tecnica e personale in grado di eseguire i test necessari e fornire assistenza telefonica e on-site quando richiesto. E' possibile fornire maggiori dettagli, su richiesta, sui vantaggi che può offrire questo servizio e personalizzarlo a seconda delle esigenze.

PRECAUZIONI

Informazioni relative all'esposizione umana ed ambientale sono reperibili sulla scheda dati di sicurezza dei materiali (MSDS) del prodotto. Per ulteriori informazioni, contattare il numero +1 314-535-1395 (USA).

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

STERIS®



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 ■ USA
+1 440-354-2600 ■ +1 800-548-4873
www.steris.com