

APPLICATION

Une gamme complète d'accessoires de manipulation du matériel Reliance est disponible pour une utilisation avec les modèles de lave-verrerie Reliance 400, 500, 400XLS, 500XLS, 470 et 570, et les modèles de sècheurs de verrerie 475, 575, 1024 et 1034. Utilisés avec les laveurs et sècheurs Reliance, les accessoires fournissent un moyen efficace de nettoyage d'une grande diversité de verreries, d'objets en plastique et en métal utilisés dans les laboratoires de recherche, d'aide à la production et de contrôle de la qualité.

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION

Les accessoires peuvent loger une grande variété de verreries, parmi lesquelles les flacons, les béchers, les bouteilles, les éprouvettes graduées et les pipettes. Tous les accessoires sont interchangeables pour traiter les charges de lavage mélangées. Par exemple, un flacon de 50 ml, un bécher de 500 ml et une éprouvette graduée de 1 l peuvent être traités dans la même charge, au même moment, en utilisant la bonne combinaison d'accessoires.

Tous les accessoires sont en acier inoxydable pour être résistants à la corrosion et pour un nettoyage facile. La conception légère permet une manipulation aisée et les roues en plastique permettent d'entrer les accessoires dans la chambre et de les en sortir facilement. Les protections en plastique des porte-accessoires évitent de rayer et de casser la verrerie.

La fixation des accessoires à plusieurs attaches situées au fond de la chambre de lavage, de la chambre de séchage ou du système d'étagères, a lieu automatiquement au début de chaque cycle. Le système d'aspersion équilibré des laveurs Reliance maintient la verrerie en place sans écrans de maintien, ce qui réduit la casse.

Les options cochées ci-dessous s'appliquent au présent équipement

KITS D'ACCESSOIRES

- (FD67-9) Kit KM-2XLS
Qté. ____
- (FD68-0) Kit KM-5XLS
Qté. ____
- (FD68-1) Kit KM-8XLS
Qté. ____

ACCESSOIRES À CANULES

- (FD42-2) M-18 Accessoire à canules
Qté. ____
- (FD42-3) M-32 Accessoire à canules
Qté. ____
- (FD41-8) M-34 Accessoire à canules
Qté. ____
- (FD42-4) M-50 Accessoire à canules
Qté. ____
- (FD42-5) M-72 Accessoire à canules
Qté. ____
- (FD41-9) M-85 Accessoire à canules
Qté. ____
- (FD42-6) M-98 Accessoire à canules
Qté. ____
- (FD48-200) Maille de protection de la verrerie
Qté. ____

GICLEUR ROTATIF INFÉRIEUR

- (FD43-0) Gicleur rotatif inférieur,
BRS-470/570
Qté. ____
- (FD61-200) Gicleur rotatif inférieur,
BRS-400/500
Qté. ____

ACCESSOIRES UTILISÉS POUR TRAITER LES BÉCHERS

- (FD43-5) Panier à usage général
Qté. ____
- (FD44s-5) Couvercle de panier à usage général
Qté. ____

ACCESSOIRES UTILISÉS POUR TRAITER LES TUBES À ESSAI

- (FD43-1) Support pour tubes à essai, TTR
Qté. ____
- (FD43-6) Panier pour tubes à essai, B-666 et
(FD44-7) séparateur, D-666
Qté. ____
- (FD44-6) Couvercle de panier de tubes à essai,
C-666
Qté. ____

ACCESSOIRE UTILISÉ POUR TRAITER LES BOÎTES DE PETRI

- (FD43-2) Panier à boîtes de Petri, PDR-55
Qté. ____

ACCESSOIRES UTILISÉS POUR TRAITER LES ACCESSOIRES À PIPETTES

- (FD42-7) Accessoire à pipettes, M-200
Qté. ____
- (FD42-8) Accessoire à pipettes à système
d'immersion, PFS
Qté. ____
- (FD61-600) M-90
Qté. ____

SYSTÈME DE STOCKAGE DE SUPPORTS POUR ACCESSOIRES XLS

- (FD07-9) Support de rangement
Qté. ____

CHARIOTS DE TRANSFERT

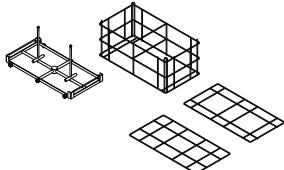
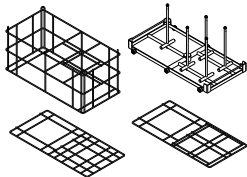
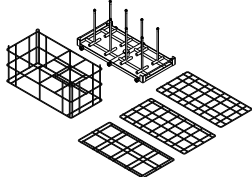
- (FD41-2) Chariot de transfert, TC-570
Qté. ____
- (FD41-3) Chariot de transfert, TC-570DS
Qté. ____
- (FD61-100) Chariot de transfert, TC-400*
Qté. ____
- (FD61-800) Chariot de transfert, TC-400*
Qté. ____
- (FD61-400) Chariot de transfert, TC-500*
Qté. ____
- (FD61-700) Chariot de transfert universel*
Qté. ____
- (FD61-900) Chariot de transfert, TC-400XLS
Qté. ____
- (FD06-9) Chariot de transfert, TC-400XLS
Qté. ____
- (FD07-1) Chariot de transfert, TC-500XLS
Qté. ____

**Ne pas utiliser avec les modèles 400XLS-500XLS.*

Article _____
Emplacement(s) _____

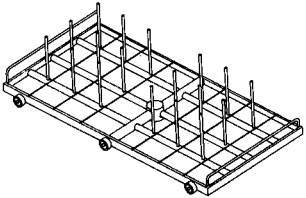
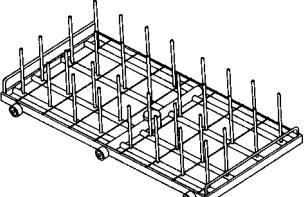
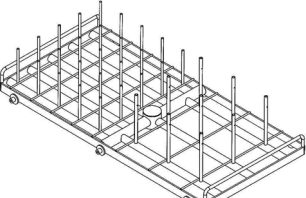
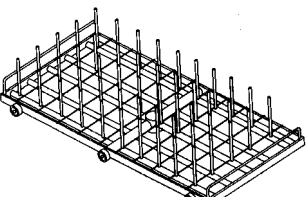
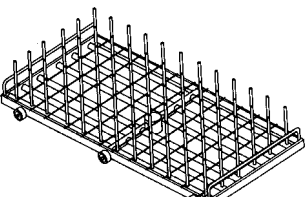
KITS D'ACCESSOIRES

Une combinaison d'accessoires à canules, de paniers de support et de supports de verrerie est recommandée pour traiter les objets en verre de grande taille. Consultez les spécifications techniques de chaque composant.

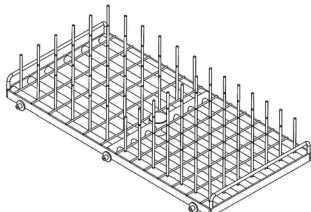
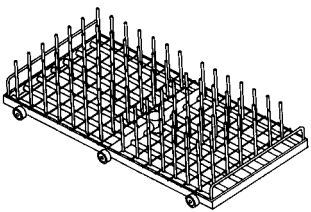
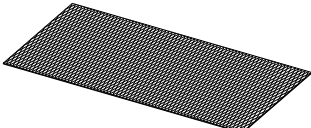
Nouveaux kits KM pour les laveurs Reliance 400-500-400XLS et 500XLS	VERRERIE		CANULES			POIDS	APPLICATION
	Diamètre maximal par canule	Quantité maximale par charge	Diamètre	Hauteur	Fixation pour jets latéraux		
KIT KM-2XLS (FD67-9) 	305 mm (12 po)	2	9 mm (3/8 po), embout 13 mm (1/2 po)	270 mm (10 5/8 po)	2	5,2 kg (11,5 lb)	Inclut un panier et des séparateurs pour le lavage de la verrerie de grande taille dans les laveurs 400-500-400XLS-500XLS
KIT KM-5XLS (FD68-0) 	305 mm (1 x 12 po) et 146 mm (4 x 5 3/4 po)	5	9 mm (3/8 po), embout 13 mm (1/2 po)	270 mm (10 5/8 po)	2	6 kg (13,3 lb)	Inclut un panier et des séparateurs pour le lavage de la verrerie de grande taille et de taille moyenne dans les laveurs 400-500-400XLS-500XLS
Kit KM-8XLS (FD68-1) 	146 mm (5 3/4 po)	8	9 mm (3/8 po), embout 13 mm (1/2 po)	270 mm (10 5/8 po)	2	7,6 kg (16,8 lb)	Inclut un panier et des séparateurs pour le lavage de la verrerie de taille moyenne dans les laveurs 400-500-400XLS-500XLS

ACCESSOIRES À CANULES

Les canules individuelles permettent un nettoyage minutieux de l'intérieur des flacons, des éprouvettes graduées et des bouteilles. Le fond ouvert permet à l'eau de s'échapper complètement de l'intérieur de la verrerie.

	VERRERIE		CANULES			POIDS	APPLICATION
	Diamètre maximal par canule	Quantité maximale par charge	Diamètre	Hauteur	Fixation pour jets latéraux		
Accessoire à canules M-18 (FD42-2) 	95 mm (3 3/4 po)	18	6 mm (1/4 po)	121 mm (4 3/4 po)	1	3,2 kg (7 lb)	Voir le tableau Capacité de traitement de la verrerie page 10.
Accessoire à canules M-32 (FD42-3) 	76 mm (3 po)	32	6 mm (1/4 po)	121 mm (4 3/4 po)	1	3,6 kg (8 lb)	Voir le tableau Capacité de traitement de la verrerie page 10.
Accessoire à canules M-34 (FD41-8) 	95 mm (3 3/4 po)	9	6 mm (1/4 po)	121 mm (4 3/4 po)	1	3,8 kg (8,25 lb)	Voir le tableau Capacité de traitement de la verrerie page 10.
	60 mm (2 3/8 po)	25	5 mm (3/16 po)	89 mm (3 1/2 po)	Aucun		Voir le tableau Capacité de traitement de la verrerie page 10.
Accessoire à canules M-50 (FD42-4) 	60 mm (2 3/8 po)	50	5 mm (3/16 po)	89 mm (3 1/2 po)	Aucun	3,9 kg (8,5 lb)	Voir le tableau Capacité de traitement de la verrerie page 10.
Accessoire à canules M-72 (FD42-5) 	51 mm (2 po)	72	5 mm (3/16 po)	89 mm (3 1/2 po)	Aucun	4,3 kg (9,5 lb)	Voir le tableau Capacité de traitement de la verrerie page 10.

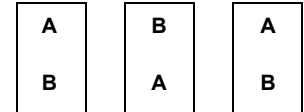
ACCESSOIRES À CANULES (suite)

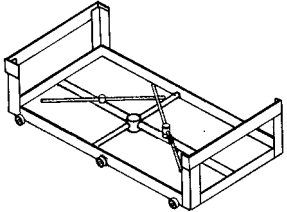
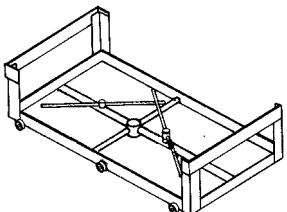
	VERRERIE		CANULES			POIDS	APPLICATION
	Diamètre maximal par canule	Quantité maximale par charge	Diamètre	Hauteur	Fixation pour jets latéraux		
Accessoire à canules M-85 (FD41-9) 	51 mm (2 po)	36	5 mm (3/16 po)	89 mm (3 1/2 po)	Aucun	4,7 kg (10,25 lb)	Voir le tableau Capacité de traitement de la verrerie page 10.
	41 mm (1 5/8 po)	49	5 mm (3/16 po)	89 mm (3 1/2 po)	Aucun		Voir le tableau Capacité de traitement de la verrerie page 10.
Accessoire à canules M-98 (FD42-6) 	41 mm (1 5/8 po)	98	5 mm (3/16 po)	89 mm (3 1/2 po)	Aucun	5 kg (11 lb)	Voir le tableau Capacité de traitement de la verrerie page 10.
Maille de protection de la verrerie (FD75-300) 	2 X 305 x 610 m m (12 x 24 po)	--	--	--	--	--	Utilisée avec les accessoires à canules pour protéger les objets en verre. Deux pièces en silicone incluses.

GICLEUR ROTATIF INFÉRIEUR

Deux bras d'aspersion montés à des hauteurs différentes tournent librement et permettent de couvrir la charge par le bas. Le bras d'aspersion/le moyeu a des orifices au centre pour éliminer les angles morts.

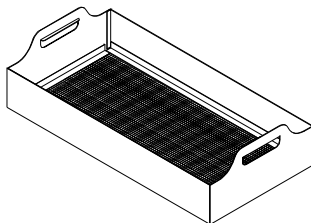
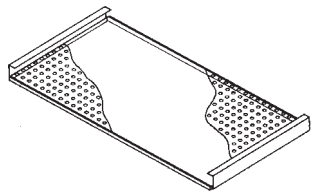
REMARQUE : pour permettre un mouvement libre des bras en cas de chargement côte à côte dans le laveur/sécheur de plusieurs accessoires à gicleur rotatif inférieur, le sens de chargement de chaque accessoire à gicleur rotatif inférieur doit être inversé comme illustré. A et B désignent les bras du gicleur rotatif.



	BRAS GICLEURS			TAILLE DE L'ACCESSOIRE l x L	POIDS KG (LB)	APPLICATION
	QUANTITÉ	DIAMÈTRE	LONGUEUR			
Gicleur rotatif inférieur, RS-470/570 (FD43-0) 	2	13 mm (1/2 po)	375 mm (14 3/4 po)	324 x 629 mm (12 3/4 x 24 3/4 po)	5,2 kg (11,5 lb)	Pour les modèles de laveurs 470 et 570 uniquement. Utilisé avec un panier à usage général, un support pour tubes à essai et un panier à boîtes de Petri pour couvrir la charge par le bas.
Gicleur rotatif inférieur, BRS-400/500 (FD61-200) 	2	13 mm (1/2 po)	362 mm (14 1/4 po)	324 x 629 mm (12 3/4 x 24 3/4 po)	5,2 kg (11,5 lb)	Pour les modèles de laveurs 400/400XLS et 500/500XLS uniquement. Utilisé avec un panier à usage général, un support pour tubes à essai et un panier à boîtes de Petri pour couvrir la charge par le bas. Le laveur Reliance 500 peut recevoir jusqu'à 5 gicleurs rotatifs inférieurs simultanément.

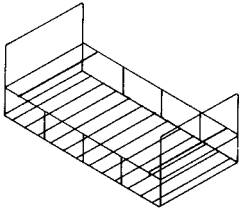
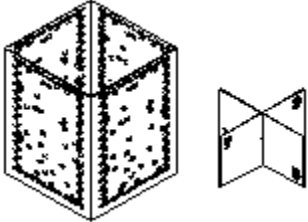
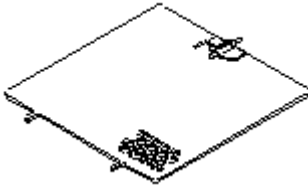
ACCESSOIRES UTILISÉS POUR TRAITER LES BÉCHERS

Le panier et le couvercle à usage général sont utilisés en combinaison avec l'accessoire à gicleur rotatif inférieur pour traiter les béchers et maintenir les petits objets en plastique légers et divers durant le lavage. La dimension des ouvertures du cadre à grille ouverte permet de maintenir la verrerie en place tout en permettant à l'eau d'atteindre toutes les parties de la charge. La dimension des ouvertures du couvercle permet de maintenir en place les objets en plastique.

	TAILLE TOTALE l x L	POIDS	APPLICATION
Panier à usage général (FD43-5) 	318 x 622 mm (12 1/2 x 24 1/2 po)	3,6 kg (8 lb)	Utilisé avec l'accessoire à gicleur rotatif inférieur pour laver les béchers et du matériel divers. Les béchers doivent être placés l'ouverture vers le bas dans le panier.
Couvercle du panier à usage général (FD44-5) 	305 x 591 mm (12 x 23 1/4 po)	1,4 kg (3 lb)	Utilisé avec l'accessoire à gicleur rotatif inférieur et le panier à usage général pour maintenir en place les objets en plastique légers.

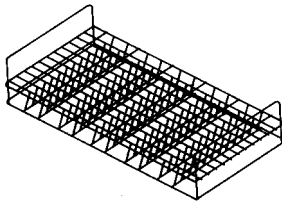
ACCESSOIRES UTILISÉS POUR TRAITER LES TUBES À ESSAI

Le support pour tubes à essai, le panier, le séparateur et le couvercle sont utilisés en combinaison avec l'accessoire à gicleur rotatif inférieur pour traiter les tubes à essai.

	TAILLE TOTALE (l x L)	POIDS	APPLICATION
Support pour tubes à essai (FD43-1) 	318 x 622 mm (12 1/2 x 24 1/2 po)	1,4 kg (3 lb)	Utilisé avec l'accessoire à gicleur rotatif inférieur, le panier, le séparateur et le couvercle pour laver les tubes à essai d'un diamètre de 9 à 38 mm (3/8 à 1 1/2 po) et/ou les béchers. Le support contient six paniers pour tubes à essai.
Panier pour tubes à essai, B-666 (FD43-6) et séparateur de panier, D-666 (FD44-7) 	Dimensions intérieures : 140 x 140 mm (5 1/2 x 5 1/2 po)	B-666 – 0,7 kg (1 1/2 lb) D-666 – 0,2 kg (1/2 lb)	Le panier est utilisé avec l'accessoire à gicleur rotatif inférieur, le support pour tubes à essai, le couvercle et le séparateur pour maintenir les tubes à essai et les divers petits objets en verre (p. ex. les capuchons vissés, les bouchons, etc.) durant le lavage. Le séparateur divise le panier en quatre parties pour supporter les charges partielles ou plus petites. Chaque panier peut contenir environ 120 tubes à essai. Les tubes à essai doivent être chargés l'ouverture vers le bas dans le panier.
Couvercle du panier pour tubes à essai, C-666 (FD44-6) 	140 x 152 mm (5 1/2 x 6 po)	0,2 kg (1/2 lb)	Utilisé avec le panier pour tubes à essai pour maintenir les tubes à essai en place lorsqu'ils sont retournés dans le panier.

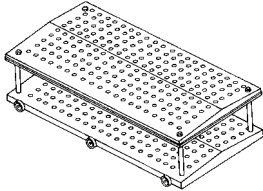
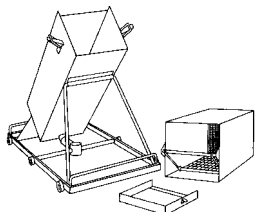
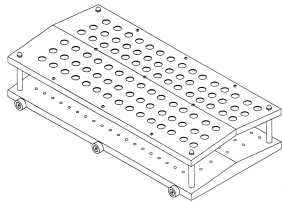
ACCESSOIRE UTILISÉ POUR TRAITER LES BOÎTES DE PETRI

Le panier à boîtes de Petri est utilisé en combinaison avec l'accessoire à gicleur rotatif inférieur pour traiter les boîtes de Petri.

	TAILLE TOTALE (l x L)	POIDS	APPLICATION
Panier à boîtes de Petri, PDR-55 (FD43-2) 	318 x 622 mm (12 1/2 x 24 1/2 po)	1,4 kg (3 lb)	Utilisé avec l'accessoire à gicleur rotatif inférieur pour laver les boîtes de Petri. Le panier contient jusqu'à 55 boîtes de Petri d'un diamètre maximal de 102 mm (4 po) et d'une profondeur de 16 mm (5/8 po).

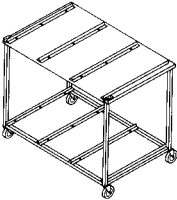
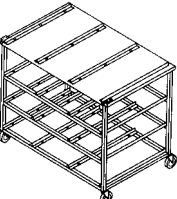
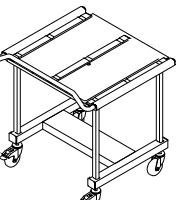
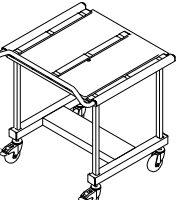
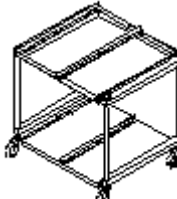
ACCESSOIRES UTILISÉS POUR TRAITER LES ACCESSOIRES À PIPETTES

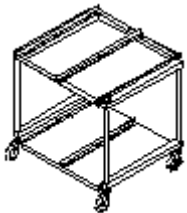
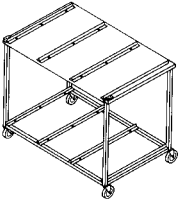
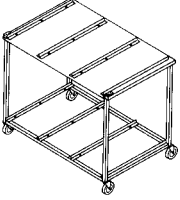
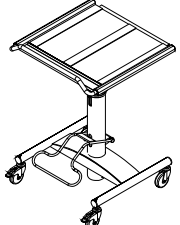
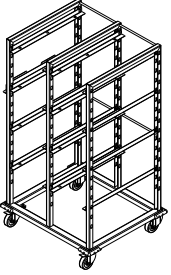
Deux configurations sont disponibles. Les accessoires à pipettes M-90 et M-200 utilisent des orifices à jets d'eau individuels pour traiter les pipettes de toute forme, retournées dans l'accessoire. L'accessoire à pipettes à système d'immersion lave les pipettes en immergeant le support à pipettes dans l'eau. Taille totale (l x L) : 330 x 610 mm (13 x 24 po).

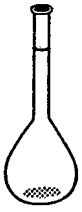

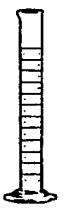

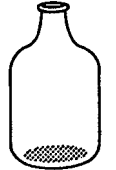
	TAILLE DE LA PIPETTE Diamètre maximal	FIXATIONS POUR JETS Quantité	POIDS	APPLICATION
<p>Accessoire à pipettes, M-200 (FD42-7)</p> 	16 mm (5/8 po)	200	8,4 kg (18,5 lb)	Utilisé pour laver individuellement tous les types de pipettes, de 0,1 à 25 ml, en quantité voulue jusqu'à 200. Ne pas utiliser avec le modèle de laveur 500. Vous ne pouvez utiliser que deux éléments dans les laveurs 400XLS et 500XLS (avec un niveau d'eau élevé et une vitesse de pompe faible).
<p>Accessoire à pipettes à système d'immersion (FD42-8)</p> 	S.O.	Aucun	11,6 kg (25,5 lb)	<p>Permet de laver les pipettes droites de diverses tailles et d'une longueur maximale de 432 mm (17 po). La capacité maximale est de 575 pipettes de 1 ml. Idéal pour traiter de grandes quantités de petites pipettes. Une durée de lavage supérieure est recommandée. Vous ne pouvez utiliser qu'un élément dans les laveurs 400XLS et 500XLS (avec un niveau d'eau élevé et une vitesse de pompe faible).</p> <p><i>REMARQUE : lors de l'utilisation de cet accessoire dans le Reliance 470, il n'est pas possible d'utiliser un deuxième accessoire à pipettes à système d'immersion. Lors de l'utilisation de cet accessoire dans le Reliance 570, il n'est pas possible d'utiliser un troisième accessoire à pipettes à système d'immersion. Lors de l'utilisation de cet accessoire dans le Reliance 400, il n'est pas possible d'utiliser un deuxième accessoire à pipettes à système d'immersion et la tablette multiniveaux en option.</i></p>
<p>Accessoire à pipettes, M-90 (FD61-600)</p> 	16 mm (5/8 po)	90	8,4 kg (18,5 lb)	Utilisé pour laver individuellement tous les types de pipettes, de 0,1 à 25 ml, en quantité voulue jusqu'à 90. Vous ne pouvez utiliser que deux éléments dans les laveurs 400XLS et 500XLS (avec un niveau d'eau élevé et une vitesse de pompe faible).

CHARIOTS DE TRANSFERT

Les chariots en acier inoxydable sont conçus pour le transport de la verrerie entre les laveurs et les sècheurs, ainsi que pour le chargement et le déchargement des accessoires. Les chariots peuvent aussi servir à stocker les accessoires. Les chariots sont disponibles avec une tablette à contenance simple ou double et des roues verrouillables. La hauteur de chargement des chariots 470/570 est de 914 mm (36 po) ; la hauteur de chargement des chariots 400/500 est de 746 mm (29 3/8 po). Le chariot de transfert universel comprend une tablette réglable en hauteur pour une utilisation avec les laveurs et sècheurs 470/475/1021.

	TAILLE TOTALE l x h x p	À UTILISER AVEC	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	POIDS	APPLICATION
<p>Chariot de transfert, TC-570 (FD41-2)</p> 	1 078 x 948 x 719 mm (42 7/16 x 37 5/16 x 28 5/16 po)	Laveur 570, sècheur 575 et sècheur 1034	Six accessoires	33,1 kg (73 lb)	Pour le chargement et le déchargement des accessoires dans et hors des laveurs et sècheurs. Les roulettes peuvent être relevées ou abaissées jusqu'à 25 mm (1 po).
<p>Chariot de transfert, TC-570DS (FD41-3)</p> 	1 078 x 948 x 719 mm (42 7/16 x 37 5/16 x 28 5/16 po)	Laveur 570, sècheur 575 et sècheur 1034	Douze accessoires	35 kg (78 lb)	Pour le chargement et le déchargement des accessoires dans et hors des laveurs et sècheurs. Contient deux tablettes de rangement. Les roulettes peuvent être relevées ou abaissées jusqu'à 25 mm (1 po).
<p>Chariot de transfert, TC-400 (FD61-100)</p> 	759 x 481 x 730 mm (29 7/8 x 33 1/8 x 28 3/4 po)	Laveur 400	Deux accessoires	20 kg (44 lb)	Pour le chargement et le déchargement des accessoires dans et hors laveurs. Expédié démonté. Les roulettes peuvent être relevées ou abaissées jusqu'à 38 mm (1 1/2 po).
<p>Chariot de transfert, TC-400XLS (FD61-900)</p> 	759 x 481 x 730 mm (29 7/8 x 33 1/8 x 28 3/4 po)	Laveur 400XLS	Deux accessoires	20 kg (44 lb)	Pour le chargement et le déchargement des accessoires dans et hors laveurs. Expédié démonté. Les roulettes peuvent être relevées ou abaissées jusqu'à 38 mm (1 1/2 po).
<p>Chariot de transfert, TC-400 (FD61-800)</p> 	768 x 775 x 692 mm (30 1/4 x 30 1/2 x 27 1/4 po)	Laveur 400	Quatre accessoires	22,6 kg (50 lb)	Pour le chargement et le déchargement des accessoires dans et hors laveurs. Les roulettes peuvent être relevées ou abaissées jusqu'à 25 mm (1 po).

	TAILLE TOTALE l x h x p	À UTILISER AVEC	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	POIDS	APPLICATION
Chariot de transfert, TC-400XLS (FD06-9) 	768 x 775 x 692 mm (30 1/4 x 30 1/2 x 27 1/4 po)	Laveur 400XLS	Quatre accessoires	22,6 kg (50 lb)	Pour le chargement et le déchargement des accessoires dans et hors laveurs. Les roulettes peuvent être relevées ou abaissées jusqu'à 25 mm (1 po).
Chariot de transfert, TC-500 (FD61-400) 	1 111 x 775 x 692 mm (43 3/4 x 30 1/2 x 27 1/4 po)	Laveur 500	Six accessoires	34 kg (75 lb)	Pour le chargement et le déchargement des accessoires dans et hors laveurs. Les roulettes peuvent être relevées ou abaissées jusqu'à 25 mm (1 po).
Chariot de transfert, TC-500XLS (FD07-1) 	1 111 x 775 x 692 mm (43 3/4 x 30 1/2 x 27 1/4 po)	Laveur 500XLS	Six accessoires	34 kg (75 lb)	Pour le chargement et le déchargement des accessoires dans et hors laveurs. Les roulettes peuvent être relevées ou abaissées jusqu'à 25 mm (1 po).
Chariot de transfert universel (FD61-700) 	756 x 743 mm à 953 x 782 mm (29 3/4 x 29 1/4 po à 37 1/2 x 30 3/4 po)	Laveur 400 et laveur 470, sécheur 475 et sécheur 1024	Deux accessoires 12 x 24	65 kg (145 lb)	Chariot de transfert réglable en hauteur pour le transfert des accessoires dans et hors du laveur et du sécheur.
Système de stockage de supports pour accessoires XLS (FD07-9) 	876 x 1 518 x 730 mm (34 1/2 x 59 3/4 x 28 3/4 po)	Laveurs 400 XLS 500 XLS	Huit accessoires	34 kg (75 lb)	Support réglable en hauteur permettant de stocker jusqu'à 8 accessoires. À utiliser avec les laveurs Reliance XLS uniquement.

CAPACITÉ DE TRAITEMENT DE LA VERRERIE					
ACCESSOIRES	 FIOLES JAUGÉES (ml)	 FIOLES ERLENMEYER (ml)	 ÉPROUVETTES GRADUÉES (ml)	 BÉCHERS (ml)	 TOURIES ET BOUTEILLES
Kit d'accessoires à canules KM-2XLS	500 à 2 000	500 à 6 000	250 à 2 000	—	4 à 20 l
Kit d'accessoires à canules KM-5XLS	500 à 2 000	500 à 6 000	250 à 2 000	—	500 ml à 20 l
Kit d'accessoires à canules KM-8XLS	500 à 2 000	500 à 1 500	250 à 2 000	—	500 ml à 4 l
Accessoire à canules M-18	100 à 250	250 à 400	50 à 100	—	200 à 400 ml
Accessoire à canules M-32	100 à 250	250 à 400	50 à 100	—	200 à 400 ml
Accessoire à canules M-34 - section 3 x 3	100 à 250	250 à 400	50 à 100	—	200 à 400 ml
	- section 5 x 5	5 ^{1,2} à 100	50 à 125	10 à 25	400 à 600
Accessoire à canules M-50	5 ^{1,2} à 100 ²	10 ^{1,2} à 125	10 à 25	400 à 600	< 100 ml
Accessoire à canules M-72	5 ^{1,2} à 100 ²	10 ^{1,2} à 125	10 à 25	400 à 600	< 100 ml
Accessoire à canules M-85 - section 6 x 6	5 ^{1,2} à 100 ²	Non recommandé	10 à 25	400 à 600	< 100 ml
	- section 7 x 7	5 ^{1,2} à 100 ²	Non recommandé	10 à 25	250 à 400
Accessoire à canules M-98	5 ^{1,2} à 100 ²	10 ^{1,2} à 50	10 à 25	250 à 400	< 100 ml
Panier à usage général	<ul style="list-style-type: none"> Articles divers (spatule, bouchons en verre, agitateurs magnétiques, etc.) Béchers de dimensions variées³ 				
<p>¹Sélectionnez la rotation de la pompe à basse vitesse lors du nettoyage d'articles de petite taille dans les laveurs Reliance 400XLS et 500XLS.</p> <p>²Utilisez des attaches réglables pour des performances optimales lors du nettoyage de fioles jaugées de 5 à 10 ml et de fioles Erlenmeyer de 10 à 50 ml.</p> <p>³Les béchers se nettoient de manière efficace dans le panier à usage général. Toutefois, l'efficacité du séchage y est limitée.</p>					

REMARQUE : certains types d'articles en plastique peuvent être plus difficiles à nettoyer et à sécher. Des accessoires personnalisés peuvent être conçus pour nettoyer les articles en verre/en plastique qui ne peuvent pas être traités dans un accessoire STERIS standard. Contacter un représentant STERIS pour en savoir plus.

Ce document a été rédigé à l'origine en ANGLAIS. Toutes les traductions doivent être effectuées à partir de la version d'origine.

Sciences de la vie

Pour plus d'informations, veuillez contacter :



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • États-Unis
440-354-2600 • 800-444-9009
www.STERISLifeSciences.com

Ce document est destiné à être utilisé exclusivement par des clients de STERIS, y compris des architectes ou concepteurs. Toute reproduction partielle ou totale